

Hintergrund : *Easydata, Messmodus Timegraph*

Automatisches Erfassen von Daten (Zeitgraph)

So erfassen Sie Daten im Zeitgraph-Modus

1. Wählen Sie **Setup (Einstellung)**, um das Menü **Setup** anzuzeigen.
2. Wählen Sie **Zeitgraph**, um den Assistenten für **Zeitgraph-Einstellungen** zu öffnen. Die aktuellen Einstellungen werden angezeigt.
3. Wählen Sie **Edit (Bearbeiten)**, um den Bildschirm **Abtastintervall** zu öffnen.
4. Geben Sie das neue Intervall ein. Geben Sie beispielsweise .1 ein, um jede Zehntelsekunde abzutasten. Sie können auch u drücken, um den aktuellen Wert zu löschen.
5. Wählen Sie **Next (Weiter)**, um zum Bildschirm „Anzahl der Abtastwerte“ vorzugehen.
6. Geben Sie die neue Anzahl der zu erfassenden Abtastwerte ein.
7. Wählen Sie **Next (Weiter)**, um eine Zusammenfassung der neuen Einstellungen anzuzeigen. Die Experimentlänge wird aus den eingegebenen Einstellungen berechnet.
8. Wählen Sie **OK**, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

